

PCR vkladací pufr Red load

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P066, P067)

rev. 01/2017

Popis

Vkladací „loading“ pufrы jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkladání vzorků do jamek v gelu. Vkladací pufr Red load obsahuje stejné barvivo jako je obsažené v PPP master mixech nebo v Taq-Purple DNA polymeráze a je tedy zvláště vhodné pro vkladání velikostních značek typu DNA marker. Na 10 µl PCR produktu se přidávají 2-3 µl vkladacího pufru.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR vkladací pufr Red load je dodáván ve zkumavkách o objemu 1,5 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR vkladacího pufru Red load je testována na použití pro nanášení DNA fragmentů při elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045).

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P066	PCR vkladací pufr Red load	1,5 ml
P067	PCR vkladací pufr Red load	5x 1,5 ml

